

Instructions pour l'installation d'une nouvelle configuration de régulateur

Pour KB PRO, KBF/KBF-UL, KBF PRO (E7)

BINDER GmbH

- ▶ Adresse : Boîte postale 102, 78502 Tuttlingen, Allemagne
- ▶ Tél. : +49 7462 2005 0
- ▶ Internet : www.binder-world.com
- ▶ Service Hotline : +49 7462 2005 555
- ▶ Service Fax : +49 7462 2005 93 555
- ▶ Service Hotline USA : +1 866 885 9794 ou +1 631 224 4340 x3
- ▶ Service Hotline Asie Pacifique : +852 390 705 04 ou +852 390 705 03


Chère cliente, cher client,

Pour installer le nouveau jeu de données du régulateur (configuration) sur le régulateur MB2, procédez comme décrit ci-dessous.

Remarque : L'installation de la nouvelle configuration efface les données de l'enregistreur graphique du régulateur MB2.

1. Lecture du nom de l'appareil et de la configuration sur le régulateur MB2

Chemin : *Menu principal > Information sur l'appareil > Général*

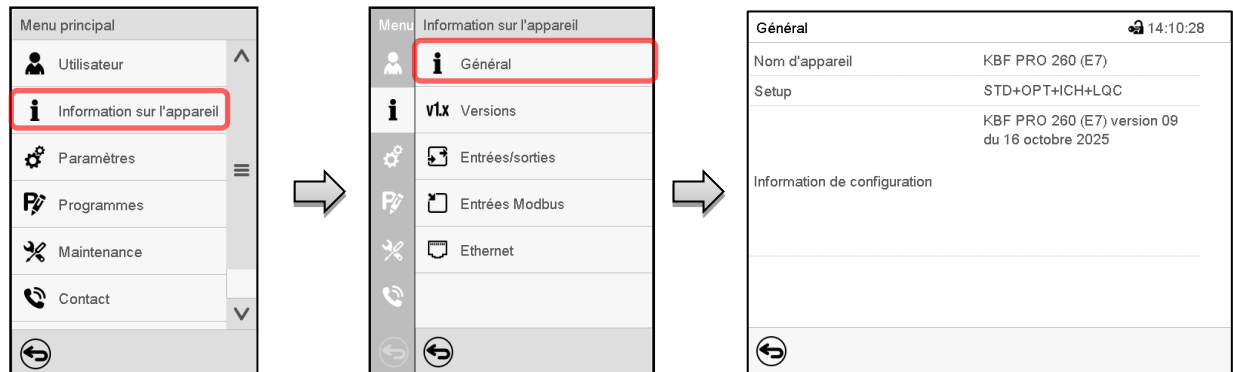

Dans la fenêtre « Général », le nom de l'appareil et la version de la configuration sont indiqués (exemple).

2. Télécharger le jeu de données du régulateur sur le site Internet de BINDER et le sauvegarder sur une clé USB

2.1 Préparer la clé USB

- Préparez une clé USB vide pour le transfert vers le régulateur de l'appareil.



La clé USB doit être formatée en FAT32 et disposer d'au moins 8 Go d'espace de stockage.

Remarque : Si vous souhaitez sauvegarder des programmes déjà créés avant la mise à jour, une clé USB supplémentaire est nécessaire. La procédure à suivre est décrite dans le mode d'emploi de l'incubateur réfrigéré / de la chambre climatique.

2.2 Sélection de la version correcte sur le site Web de BINDER

- Consultez le site Internet de BINDER www.BINDER-world.com.
- Sélectionnez *Services – Centre de téléchargement – Produits – Jeu de données du régulateur*.
- Sélectionnez le modèle d'appareil approprié en fonction du nom de l'appareil lu sur le régulateur MB2.
- Sélectionnez le jeu de données du régulateur correspondant à vos accessoires. Tenez compte de la présence de la désignation de configuration correcte (par ex. STD-OPT-ICH-LQC) et de l'équipement de votre appareil, par ex. de l'option « Sonde de température Pt 100 flexible » pour l'affichage/la régulation de la température de l'objet.

Exemple :

Jeu de données de régulateur pour KBF PRO 260 (E7)

Modèle KBF PRO 260 (E7) sans option Sonde de température de l'objet (STD+OPT+ICH+CO2)

- Téléchargez le jeu de données du régulateur sélectionné. Il s'agit d'un fichier ZIP.

- Décompressez le fichier ZIP et copiez le fichier « KONFIG337.SET » sur la clé USB vide. Ce fichier ne doit pas se trouver dans un sous-dossier, mais doit être accessible au niveau supérieur de la clé USB.

3. Chargement de la configuration sur le régulateur

3.1 Le cas échéant, se connecter au régulateur de l'appareil avec les droits d'administrateur (ou supérieurs)

Au moins une autorisation « Admin » est nécessaire pour installer la configuration. Si vous êtes connecté avec l'autorisation « Utilisateur », vous devez passer à l'autorisation « Admin ».


La connexion au régulateur de l'appareil avec une autre autorisation est décrite dans le chapitre « Changement d'utilisateur » du mode d'emploi de l'incubateur frigorifique / de la chambre climatique.

- Le cas échéant, effectuez la connexion.

3.2 Insérer la clé USB dans le régulateur de l'appareil

L'interface USB se trouve dans le panneau d'instrumentation triangulaire (appareils volumes 130, 260) ou bien dans le terminal de commande pliable (appareils volumes 470, 720, 1060, 1600).

- Insérez la clé USB contenant le nouveau jeu de données du régulateur dans l'interface USB du régulateur. Le « menu USB » s'ouvre.

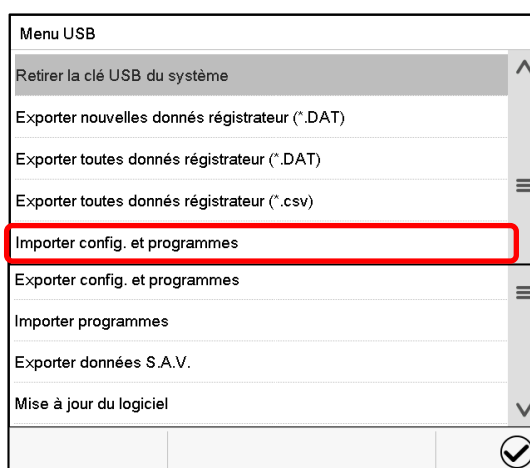

Menu USB, fonctions disponibles avec l'autorisation « Admin »

3.3 Chargement de la configuration sur le régulateur de l'appareil

- Dans le menu USB, sélectionnez la fonction « **Importer config. et programmes** » et appuyez sur le bouton **Confirmer**. Confirmez la demande suivante avec la touche Confirmer.
- Le jeu de données du régulateur est transféré de la clé USB au régulateur de l'appareil. Le régulateur redémarre ensuite.
- Sélectionnez la langue, le fuseau horaire, etc. appropriés comme indiqué au chap. « Réglages du régulateur suite au démarrage de l'appareil » dans le mode d'emploi du réfrigérateur / de la chambre climatique.
- Le « Menu USB » s'ouvre à nouveau.

4. Retirer la clé USB

- Dans le menu USB, sélectionnez la fonction « **Retirer la clé USB du système** » et appuyez sur la touche **Confirmer**. Confirmez la demande suivante avec la touche **Confirmer**.
- Vous pouvez maintenant retirer la clé USB de l'interface.