

Instrucciones para instalar una nueva configuración del regulador

Para KB PRO, KBF/KBF-UL, KBF PRO (E7)

BINDER GmbH

- ▶ Dirección: Post office box 102, 78502 Tuttlingen, Alemania
- ▶ Tel.: +49 7462 2005 0
- ▶ Internet: www.binder-world.com
- ▶ Servicio de línea directa: +49 7462 2005 555
- ▶ Servicio de fax: +49 7462 2005 93 555
- ▶ Servicio de línea directa EE.UU.: +1 866 885 9794 o +1 631 224 4340 x3
- ▶ Servicio de línea directa Asia Pacífico: +852 390 705 04 o +852 390 705 03


Estimada cliente, estimado cliente:

Para instalar el nuevo conjunto de datos del regulador (configuración) en el regulador MB2 de los equipos, proceda como se describe a continuación.

Nota: Al instalar la nueva configuración se borran los datos del registrador de gráficos del regulador MB2.

1. Lectura del nombre del equipo y de la configuración en el regulador MB2

Ruta: **Menú principal > Inf. equipo > General**

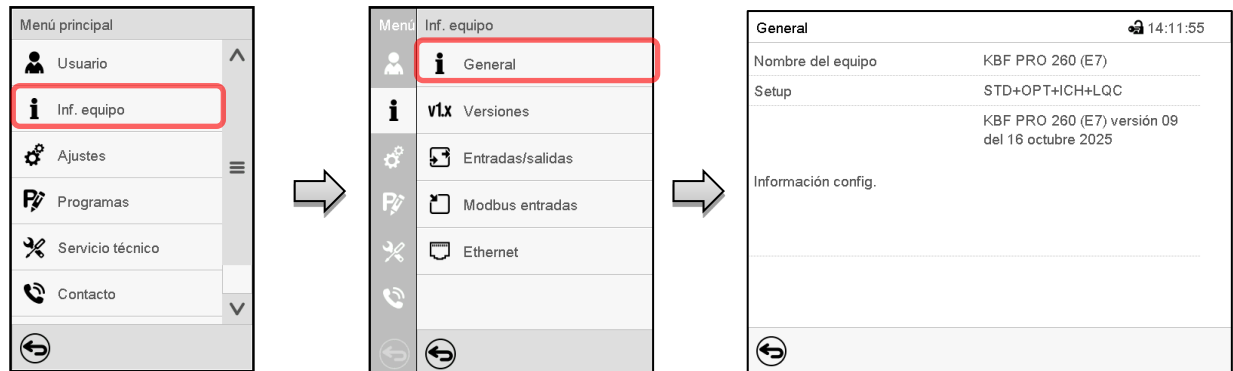

En la ventana «General» se indican el nombre del equipo y la versión de la configuración (ejemplo).

2. Descargar el registro de datos del regulador de la página web de BINDER y guardarlo en una memoria USB

2.1 Tener preparada la memoria USB

- Tenga preparada una memoria USB vacía para transferirla al regulador del equipo.



La memoria USB debe estar formateada con FAT32 y tener al menos 8 GB de espacio de almacenamiento.

Nota: Si desea realizar una copia de seguridad de los programas ya creados antes de la actualización, se necesitará otra memoria USB. El procedimiento se describe en el manual de funcionamiento de la incubadora refrigerada / cámara de clima constante.

2.2 Selección de la versión correcta en el sitio web de BINDER

- Acceda al sitio web de BINDER <https://www.BINDER-world.com>.
- Seleccione *Servicios - Centro de descargas - Productos – Conjunto de datos del controlador*.
- Seleccione el modelo de equipo adecuado según el nombre del equipo leído en el regulador MB2
- Seleccione el conjunto de datos del regulador adecuado para sus accesorios. Tenga en cuenta la existencia de la denominación de configuración correcta (p. ej. STD-OPT-ICH-LQC) y el equipamiento de su equipo, p. ej. la opción «Sonda de temperatura Pt 100 flexible» para la indicación/regulación de la temperatura del objeto.

Ejemplo:

Conjunto de datos del regulador para KBF PRO 260 (E7)

Modelo KBF PRO 260 (E7) sin opción de sensor de temperatura de muestra (STD+OPT+ICH+CO2)

- Descargue el registro de regulador seleccionado. Se trata de un archivo ZIP.
- Descomprima el archivo ZIP y copie el archivo «KONFIG337.SET» incluido en la memoria USB vacía. Este archivo no debe encontrarse en una subcarpeta, sino que debe estar accesible en el nivel superior de la memoria USB.

3. Carga de la configuración en el regulador

3.1 En caso necesario, iniciar sesión en el regulador del equipo con derechos de administrador (o superiores)

Para instalar la configuración se requiere al menos una autorización de «Admin». Si ha iniciado sesión con el permiso «User», es necesario cambiar al permiso «Admin».


El inicio de sesión con otro permiso en el regulador del equipo se describe en el capítulo «Cambio del usuario» del manual de funcionamiento de la incubadora refrigerada / cámara de clima constante.

- Si es necesario, inicie sesión.

3.2 Insertar la memoria USB en el regulador del equipo

La interfaz USB se encuentra en el triángulo de instrumentos (tamaños de equipo 130, 260) o en el panel de control plegable (tamaños de equipo 470, 720, 1060, 1600).

- Inserte la memoria USB con el nuevo conjunto de datos del regulador en la interfaz USB del regulador. Se abre el «Menú USB».

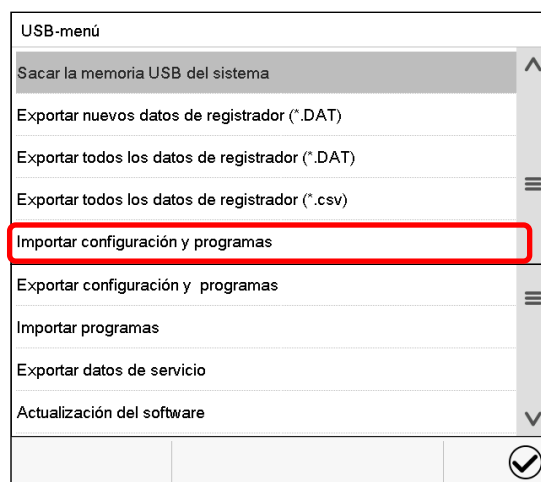

Menú USB, funciones disponibles con la autorización "Admin"

3.3 Carga de la configuración en el regulador del equipo

- En el menú USB, seleccione la función «**Importar configuración y programas** » y pulse la tecla **Confirmar**. Confirme la siguiente pregunta con la tecla **Confirmar**.
- El conjunto de datos del regulador se transfiere desde la memoria USB al regulador del equipo. A continuación, el regulador se reiniciará.
- Seleccione el idioma del país, la zona horaria, etc. adecuados como se describe en el cap. «Ajuste del regulador después de encender el equipo» se describe en el manual de funcionamiento de la incubadora refrigerada / cámara de clima constante.
- Se abre de nuevo el menú USB.

4. Extracción de la memoria USB

- En el menú USB, seleccione la función «**Sacar la memoria USB del sistema**» y pulse la tecla **Confirmar**. Confirme la siguiente pregunta con la tecla **Confirmar**.
- Ahora puede extraer la memoria USB de la interfaz.